

Prüfbericht Inspection Report

Filtration · Rapid Tests · Water Analysis · Chromatography · Bioanalysis
Filtration · Schnellteste · Wasseranalytik · Chromatographie · Bioanalytik

Auswertebogen / Evaluation sheet für die Photometer / for photometers **NANOCOLOR® UV/VIS II / VIS II**

Charge / Lot:	3423
Haltbar bis Exp. date:	07.2018
Geräte-Nr. Instrument No.:	
Datum / Date:	
Prüfer / Operator:	
Prüfende Organisation Performed by organisation	

Wellenlänge Wavelength	Sollwert Set value [E]	Toleranz Tolerance [± E]	Sollbereich Confidence interval C. I. [E]	Prüflösung 1 Messwert Test solution 1 reading	im VB ? in C. I.?
365 nm	0.465	0.050	0.415 - 0.515		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
436 nm	0.350	0.040	0.310 - 0.390		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
470 nm	0.360	0.030	0.330 - 0.390		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
520 nm	0.270	0.030	0.240 - 0.300		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
540 nm	0.230	0.030	0.200 - 0.260		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
585 nm	0.160	0.040	0.120 - 0.200		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
605 nm	0.220	0.030	0.190 - 0.250		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
620 nm	0.235	0.030	0.205 - 0.265		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>

Wellenlänge Wavelength	Sollwert Set value [E]	Toleranz Tolerance [± E]	Sollbereich Confidence interval C. I. [E]	Prüflösung 2 Messwert Test solution 2 reading	im VB ? in C. I.?
365 nm	0.885	0.050	0.835 - 0.935		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
436 nm	0.670	0.040	0.630 - 0.710		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
470 nm	0.690	0.030	0.660 - 0.720		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
520 nm	0.525	0.030	0.495 - 0.555		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
540 nm	0.445	0.030	0.415 - 0.475		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
585 nm	0.310	0.040	0.270 - 0.350		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
605 nm	0.425	0.030	0.395 - 0.455		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
620 nm	0.455	0.030	0.425 - 0.485		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>

☺ im Vertrauensbereich / in confidence interval
☹ außerhalb des Vertrauensbereiches / out of confidence interval

Das Photometer erfüllt alle Vorgaben/
The photometer meets all defaults

ja/yes nein/no

Unterschrift / Signature



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren · Germany
Germany and international:
 Tel.: +49 (0) 24 21 96 90
 Fax: +49 (0) 24 21 96 91 99
 e-mail: sales-de@mn-net.com
Switzerland:
MACHEREY-NAGEL AG
 Tel.: +41 (0) 62 388 55 00
 Fax: +41 (0) 62 388 55 05
 e-mail: sales-ch@mn-net.com
France:
MACHEREY-NAGEL EURL
 Tel.: +33 (0) 3 88 68 22 68
 Fax: +33 (0) 3 88 51 76 88
 e-mail: sales-fr@mn-net.com

USA:
MACHEREY-NAGEL Inc.
 Tel.: +1 484 821 09 84
 Fax: +1 484 821 12 72
 e-mail: sales-us@mn-net.com

Prüfbericht Inspection Report

Filtration · Rapid Tests · Water Analysis · Chromatography · Bioanalysis
Filtration · Schnellteste · Wasseranalytik · Chromatographie · Bioanalytik

Auswertebogen / Evaluation sheet für die Photometer / for photometers **NANOCOLOR®** UV/VIS / VIS

Charge / Lot:	3423
Haltbar bis Exp. date:	07.2018
Geräte-Nr. Instrument No.:	
Datum / Date:	
Prüfer / Operator:	
Prüfende Organisation Performed by organisation	

Wellenlänge Wavelength	Sollwert Set value [E]	Toleranz Tolerance [± E]	Sollbereich Confidence interval C. I. [E]	Prüflösung 1 Messwert Test solution 1 reading	im VB ? in C. I.?
365 nm	0.460	0.050	0.410 - 0.510		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
436 nm	0.350	0.040	0.310 - 0.390		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
470 nm	0.355	0.030	0.325 - 0.385		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
520 nm	0.270	0.030	0.240 - 0.300		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
540 nm	0.225	0.030	0.195 - 0.255		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
585 nm	0.160	0.040	0.120 - 0.200		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
605 nm	0.215	0.030	0.185 - 0.245		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
620 nm	0.235	0.030	0.205 - 0.265		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>

Wellenlänge Wavelength	Sollwert Set value [E]	Toleranz Tolerance [± E]	Sollbereich Confidence interval C. I. [E]	Prüflösung 2 Messwert Test solution 2 reading	im VB ? in C. I.?
365 nm	0.875	0.050	0.825 - 0.925		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
436 nm	0.670	0.040	0.630 - 0.710		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
470 nm	0.685	0.030	0.655 - 0.715		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
520 nm	0.520	0.030	0.490 - 0.550		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
540 nm	0.435	0.030	0.405 - 0.465		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
585 nm	0.315	0.040	0.275 - 0.355		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
605 nm	0.425	0.030	0.395 - 0.455		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
620 nm	0.455	0.030	0.425 - 0.485		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>

☺ im Vertrauensbereich / in confidence interval
☹ außerhalb des Vertrauensbereiches / out of confidence interval

Das Photometer erfüllt alle Vorgaben/
The photometer meets all defaults

ja/yes nein/no

Unterschrift / Signature



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren · Germany
Germany and international:
 Tel.: +49 (0) 24 21 96 90
 Fax: +49 (0) 24 21 96 91 99
 e-mail: sales-de@mn-net.com
Switzerland:
MACHEREY-NAGEL AG
 Tel.: +41 (0) 62 388 55 00
 Fax: +41 (0) 62 388 55 05
 e-mail: sales-ch@mn-net.com
France:
MACHEREY-NAGEL EURL
 Tel.: +33 (0) 3 88 68 22 68
 Fax: +33 (0) 3 88 51 76 88
 e-mail: sales-fr@mn-net.com

USA:
MACHEREY-NAGEL Inc.
 Tel.: +1 484 821 09 84
 Fax: +1 484 821 12 72
 e-mail: sales-us@mn-net.com

Prüfbericht Inspection Report

Filtration · Rapid Tests · Water Analysis · Chromatography · Bioanalysis
Filtration · Schnellteste · Wasseranalytik · Chromatographie · Bioanalytik

Auswertebogen / Evaluation sheet für die Photometer / for photometers **NANOCOLOR®** PF 12 / PF 12^{Plus} / 250 D / 300 D / 350 D / 400 D / 500 D

Charge / Lot:	3423
Haltbar bis Exp. date:	07.2018
Geräte-Nr. Instrument No.:	
Datum / Date:	
Prüfer / Operator:	
Prüfende Organisation Performed by organisation	

Wellenlänge Wavelength	Sollwert Set value [E]	Toleranz Tolerance [± E]	Sollbereich Confidence interval C. I. [E]	Prüflösung 1 Messwert Test solution 1 reading	im VB ? in C. I. ?
365 nm*	0.465	0.050	0.415 - 0.515		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
436 nm	0.355	0.040	0.315 - 0.395		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
470 nm	0.360	0.030	0.330 - 0.390		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
520 nm**	0.280	0.030	0.250 - 0.310		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
540 nm	0.230	0.030	0.200 - 0.260		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
585 nm	0.165	0.040	0.125 - 0.205		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
620 nm	0.235	0.030	0.205 - 0.265		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>

Wellenlänge Wavelength	Sollwert Set value [E]	Toleranz Tolerance [± E]	Sollbereich Confidence interval C. I. [E]	Prüflösung 2 Messwert Test solution 2 reading	im VB ? in C. I. ?
365 nm*	0.870	0.050	0.820 - 0.920		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
436 nm	0.675	0.040	0.635 - 0.715		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
470 nm	0.690	0.030	0.660 - 0.720		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
520 nm**	0.535	0.030	0.505 - 0.565		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
540 nm	0.445	0.030	0.415 - 0.475		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
585 nm	0.325	0.040	0.285 - 0.365		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
620 nm	0.455	0.030	0.425 - 0.485		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>

☺ im Vertrauensbereich / in confidence interval

☹ außerhalb des Vertrauensbereiches / out of confidence interval

* nicht für 300 D / Linus / PF 12 / PF 12^{Plus} / not for 300 D / Linus / PF 12 / PF 12^{Plus}

** nicht für / not for PF 12 / PF 12^{Plus}

Das Photometer erfüllt alle Vorgaben
The photometer meets all defaults

ja/ yes nein/ no

Unterschrift / Signature



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren · Germany
Germany and international:
 Tel.: +49 (0) 24 21 96 90
 Fax: +49 (0) 24 21 96 91 99
 e-mail: sales-de@mn-net.com
Switzerland:
MACHEREY-NAGEL AG
 Tel.: +41 (0) 62 388 55 00
 Fax: +41 (0) 62 388 55 05
 e-mail: sales-ch@mn-net.com
France:
MACHEREY-NAGEL EURL
 Tel.: +33 (0) 3 88 68 22 68
 Fax: +33 (0) 3 88 51 76 88
 e-mail: sales-fr@mn-net.com

USA:
MACHEREY-NAGEL Inc.
 Tel.: +1 484 821 09 84
 Fax: +1 484 821 12 72
 e-mail: sales-us@mn-net.com

Prüfbericht Inspection Report

Filtration · Rapid Tests · Water Analysis · Chromatography · Bioanalysis
Filtration · Schnellteste · Wasseranalytik · Chromatographie · Bioanalytik

Auswertebogen / Evaluation sheet für die Photometer / for photometers PF 10/11

Charge / Lot:	3423
Haltbar bis Exp. date:	07.2018
Geräte-Nr. Instrument No.:	
Datum / Date:	
Prüfer / Operator:	
Prüfende Organisation Performed by organisation	

Wellenlänge Wavelength	Sollwert Set value [E]	Toleranz Tolerance [± E]	Sollbereich Confidence interval C. I. [E]	Prüflösung 1 Messwert Test solution 1 reading	im VB ? in C. I.?
Filter 2	0.340	0.050	0.290 - 0.390		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
Filter 3	0.295	0.050	0.245 - 0.345		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
Filter 4	0.235	0.050	0.185 - 0.285		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
Filter 5	0.200	0.050	0.150 - 0.250		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>

Wellenlänge Wavelength	Sollwert Set value [E]	Toleranz Tolerance [± E]	Sollbereich Confidence interval C. I. [E]	Prüflösung 2 Messwert Test solution 2 reading	im VB ? in C. I.?
Filter 2	0.645	0.070	0.575 - 0.715		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
Filter 3	0.570	0.070	0.500 - 0.640		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
Filter 4	0.455	0.070	0.385 - 0.525		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
Filter 5	0.390	0.070	0.320 - 0.460		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>

☺ im Vertrauensbereich / in confidence interval

☹ außerhalb des Vertrauensbereiches / out of confidence interval

Das Photometer erfüllt alle Vorgaben/
The photometer meets all defaults

ja/yes nein/no

Unterschrift/Signature



Prüfbericht Inspection Report

Filtration · Rapid Tests · Water Analysis · Chromatography · Bioanalysis
Filtration · Schnellteste · Wasseranalytik · Chromatographie · Bioanalytik

Auswertebogen / Evaluation sheet für die Photometer / for photometers PF-3 Typ A

Charge / Lot:	3423
Haltbar bis Exp. date:	07.2018
Geräte-Nr. Instrument No.:	
Datum / Date:	
Prüfer / Operator:	
Prüfende Organisation Performed by organisation	

Test Test	Sollwert Set value	Toleranz Tolerance	Sollbereich Confidence interval C. I.	Prüflösung 1 Messwert Test solution 1 reading	im VB ? in C. I.?
NANOCHECK A1	426.2	1.0	425.2 - 427.2		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
NANOCHECK A2	434.4	1.0	433.4 - 435.4		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
NANOCHECK A3	430.2	1.0	429.2 - 431.2		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>

Test Test	Sollwert Set value	Toleranz Tolerance	Sollbereich Confidence interval C. I.	Prüflösung 2 Messwert Test solution 2 reading	im VB ? in C. I.?
NANOCHECK A1	433.1	2.0	431.1 - 435.1		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
NANOCHECK A2	448.1	2.0	446.1 - 450.1		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
NANOCHECK A3	440.4	2.0	438.4 - 442.4		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>

☺ im Vertrauensbereich / in confidence interval
☹ außerhalb des Vertrauensbereiches / out of confidence interval

Das Photometer erfüllt alle Vorgaben/
The photometer meets all defaults

ja/yes nein/no

Unterschrift/Signature



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren · Germany
Germany and international:
 Tel.: +49 (0) 24 21 96 90
 Fax: +49 (0) 24 21 96 91 99
 e-mail: sales-de@mn-net.com
Switzerland:
MACHEREY-NAGEL AG
 Tel.: +41 (0) 62 388 55 00
 Fax: +41 (0) 62 388 55 05
 e-mail: sales-ch@mn-net.com
France:
MACHEREY-NAGEL EURL
 Tel.: +33 (0) 3 88 68 22 68
 Fax: +33 (0) 3 88 51 76 88
 e-mail: sales-fr@mn-net.com

USA:
MACHEREY-NAGEL Inc.
 Tel.: +1 484 821 09 84
 Fax: +1 484 821 12 72
 e-mail: sales-us@mn-net.com

Prüfbericht Inspection Report

Filtration · Rapid Tests · Water Analysis · Chromatography · Bioanalysis
Filtration · Schnellteste · Wasseranalytik · Chromatographie · Bioanalytik

Auswertebogen / Evaluation sheet für die Photometer / for photometers PF-3 Typ E

Charge / Lot:	3423
Haltbar bis Exp. date:	07.2018
Geräte-Nr. Instrument No.:	
Datum / Date:	
Prüfer / Operator:	
Prüfende Organisation Performed by organisation	

Test Test	Sollwert Set value	Toleranz Tolerance	Sollbereich Confidence interval C. I.	Prüflösung 1 Messwert Test solution 1 reading	im VB ? in C. I.?
NANOCHECK E1	437.6	1.0	436.6 - 438.6		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
NANOCHECK E2	439.4	1.0	438.4 - 440.4		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
NANOCHECK E3	434.9	1.0	433.9 - 435.9		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>

Test Test	Sollwert Set value	Toleranz Tolerance	Sollbereich Confidence interval C. I.	Prüflösung 2 Messwert Test solution 2 reading	im VB ? in C. I.?
NANOCHECK E1	452.9	2.0	450.9 - 454.9		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
NANOCHECK E2	457.2	2.0	455.2 - 459.2		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
NANOCHECK E3	448.9	2.0	446.9 - 450.9		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>

☺ im Vertrauensbereich / in confidence interval
☹ außerhalb des Vertrauensbereiches / out of confidence interval

Das Photometer erfüllt alle Vorgaben/
The photometer meets all defaults

ja/yes nein/no

Unterschrift/Signature



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren · Germany
Germany and international:
 Tel.: +49 (0) 24 21 96 90
 Fax: +49 (0) 24 21 96 91 99
 e-mail: sales-de@mn-net.com
Switzerland:
MACHEREY-NAGEL AG
 Tel.: +41 (0) 62 388 55 00
 Fax: +41 (0) 62 388 55 05
 e-mail: sales-ch@mn-net.com
France:
MACHEREY-NAGEL EURL
 Tel.: +33 (0) 3 88 68 22 68
 Fax: +33 (0) 3 88 51 76 88
 e-mail: sales-fr@mn-net.com

USA:
MACHEREY-NAGEL Inc.
 Tel.: +1 484 821 09 84
 Fax: +1 484 821 12 72
 e-mail: sales-us@mn-net.com

Prüfbericht Inspection Report

Filtration · Rapid Tests · Water Analysis · Chromatography · Bioanalysis
Filtration · Schnellteste · Wasseranalytik · Chromatographie · Bioanalytik

Auswertebogen / Evaluation sheet für die Photometer / for photometers PF-3 Typ G

Charge / Lot:	3423
Haltbar bis Exp. date:	07.2018
Geräte-Nr. Instrument No.:	
Datum / Date:	
Prüfer / Operator:	
Prüfende Organisation Performed by organisation	

Test Test	Sollwert Set value	Toleranz Tolerance	Sollbereich Confidence interval C. I.	Prüflösung 1 Messwert Test solution 1 reading	im VB ? in C. I.?
NANOCHECK G1	439.6	1.0	438.6 - 440.6		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
NANOCHECK G2	427.3	1.0	426.3 - 428.3		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
NANOCHECK G3	434.8	1.0	433.8 - 435.8		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>

Test Test	Sollwert Set value	Toleranz Tolerance	Sollbereich Confidence interval C. I.	Prüflösung 2 Messwert Test solution 2 reading	im VB ? in C. I.?
NANOCHECK G1	457.6	2.0	455.6 - 459.6		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
NANOCHECK G2	435.0	2.0	433.0 - 437.0		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
NANOCHECK G3	448.7	2.0	446.7 - 450.7		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>

☺ im Vertrauensbereich / in confidence interval
☹ außerhalb des Vertrauensbereiches / out of confidence interval

Das Photometer erfüllt alle Vorgaben/
The photometer meets all defaults

ja/yes nein/no

Unterschrift/Signature



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren · Germany
Germany and international:
 Tel.: +49 (0) 24 21 96 90
 Fax: +49 (0) 24 21 96 91 99
 e-mail: sales-de@mn-net.com
Switzerland:
MACHEREY-NAGEL AG
 Tel.: +41 (0) 62 388 55 00
 Fax: +41 (0) 62 388 55 05
 e-mail: sales-ch@mn-net.com
France:
MACHEREY-NAGEL EURL
 Tel.: +33 (0) 3 88 68 22 68
 Fax: +33 (0) 3 88 51 76 88
 e-mail: sales-fr@mn-net.com

USA:
MACHEREY-NAGEL Inc.
 Tel.: +1 484 821 09 84
 Fax: +1 484 821 12 72
 e-mail: sales-us@mn-net.com

Prüfbericht Inspection Report

Filtration · Rapid Tests · Water Analysis · Chromatography · Bioanalysis
Filtration · Schnellteste · Wasseranalytik · Chromatographie · Bioanalytik

Auswertebogen / Evaluation sheet für die Photometer / for photometers PF-3 Typ H

Charge / Lot:	3423
Haltbar bis Exp. date:	07.2018
Geräte-Nr. Instrument No.:	
Datum / Date:	
Prüfer / Operator:	
Prüfende Organisation Performed by organisation	

Test Test	Sollwert Set value	Toleranz Tolerance	Sollbereich Confidence interval C. I.	Prüflösung 1 Messwert Test solution 1 reading	im VB ? in C. I.?
NANOCHECK H1	437.2	1.0	436.2 - 438.2		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
NANOCHECK H2	434.4	1.0	433.4 - 435.4		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
NANOCHECK H3	430.1	1.0	429.1 - 431.1		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>

Test Test	Sollwert Set value	Toleranz Tolerance	Sollbereich Confidence interval C. I.	Prüflösung 2 Messwert Test solution 2 reading	im VB ? in C. I.?
NANOCHECK H1	452.1	2.0	450.1 - 454.1		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
NANOCHECK H1	448.1	2.0	446.1 - 450.1		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>
NANOCHECK H3	440.2	2.0	438.2 - 442.2		☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/>

- ☺ im Vertrauensbereich / in confidence interval
- ☹ außerhalb des Vertrauensbereiches / out of confidence interval

Das Photometer erfüllt alle Vorgaben/
The photometer meets all defaults

ja/yes nein/no

Unterschrift/Signature



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren · Germany
Germany and international:
 Tel.: +49 (0) 24 21 96 90
 Fax: +49 (0) 24 21 96 91 99
 e-mail: sales-de@mn-net.com
Switzerland:
MACHEREY-NAGEL AG
 Tel.: +41 (0) 62 388 55 00
 Fax: +41 (0) 62 388 55 05
 e-mail: sales-ch@mn-net.com
France:
MACHEREY-NAGEL EURL
 Tel.: +33 (0) 3 88 68 22 68
 Fax: +33 (0) 3 88 51 76 88
 e-mail: sales-fr@mn-net.com

USA:
MACHEREY-NAGEL Inc.
 Tel.: +1 484 821 09 84
 Fax: +1 484 821 12 72
 e-mail: sales-us@mn-net.com