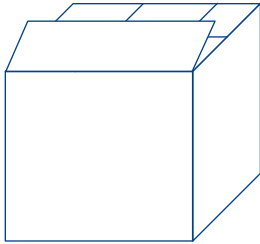
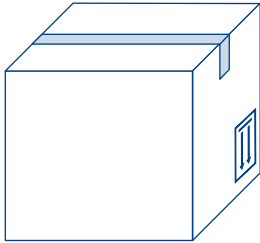
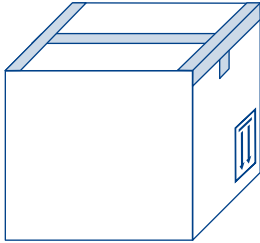



# Entsorgung


## Hinweise zum Einsatz der Entsorgungskartons


- 

Nach Erhalt der Entsorgungskartons diese auseinanderziehen und in eine versandfähige Form bringen. Die längeren Deckel- und Bodenseiten bilden den oberen Abschluss und werden zuletzt umgeschlagen.
- 

Mit glasfaserverstärktem Klebeband (75 mm) zunächst den Boden verschließen.  
Das Klebeband kann unter der REF 916 20 bei MACHEREY-NAGEL bestellt werden. Auf der Rolle befinden sich 50 m Klebeband.
- 

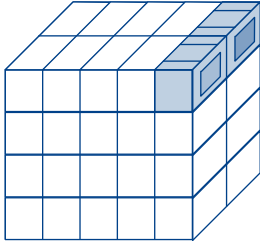Achten Sie bitte darauf, dass die aufgedruckten Pfeile zunächst beim Verschließen des Bodens nach unten zeigen müssen. Nur so ist gewährleistet, dass beim Transport alle Küvetten aufrecht stehen.  
Zur höheren Sicherheit ist die dargestellte Doppel - T - Verklebung vorgeschrieben (s. Abb. 3). Drehen Sie bitte den Karton vor dem nächsten Arbeitsschritt um.
- 

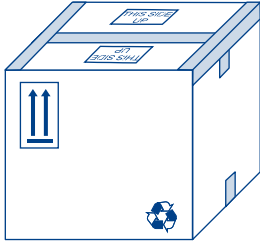Die PS-Schaum-Boxen von MACHEREY-NAGEL (unverklebt) entsprechend der Skizze in den Entsorgungskarton stapeln. Bitte die Kartons vollständig mit Reagenzienpackungen ausfüllen.
- 

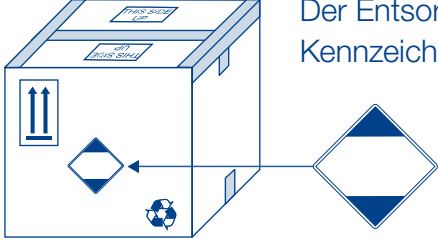Nach vollständigem Füllen des Kartons jetzt den Karton mit glasfaserverstärktem Klebeband verschließen. Auch hier bitte die dargestellte Doppel - T - Verklebung anwenden.  
Der Hinweis „THIS SIDE UP“ kennzeichnet den oberen Deckel.
- 

Der Entsorgungskarton (Pappkiste nach ADR) wird abschließend mit der Kennzeichnung „Begrenzte Mengen“ versehen.

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

**MACHEREY-NAGEL**



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

DE / International:	CH:	FR:
Tel.: +49 24 21 969-0	Tel.: +41 62 388 55 00	Tel.: +33 388 68 22 68
Fax: +49 24 21 969-199	Fax: +41 62 388 55 05	Fax: +33 388 51 76 88
E-mail: info@mn-net.com	E-mail: sales-ch@mn-net.com	E-mail: sales-fr@mn-net.com



A034205 / at4 / 1172