

MACHEREY-NAGEL

NANOCOLOR®

Bloques calefactores

Análisis de agua



Bloques calefactores del futuro

- Digestiones de muestras rápidas y fiables
- Pantalla táctil de uso intuitivo
- Tapas protectoras para una máxima seguridad
- Conexión USB para conexión a PC

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Bloques calefactores de larga duración para digestiones de muestras fiables


Los bloques calefactores NANOCOLOR® permiten llevar a cabo digestiones de muestra de forma rápida y eficiente para análisis de agua y aguas residuales. Parámetros estándar para digestiones rutinarias (por ejemplo DQO, TOC, nitrógeno total, fósforo total y metales totales) están pre-programados y ayudan a los usuarios.

Ahorre tiempo


Todos los bloques calefactores NANOCOLOR® pueden ser utilizados por el operario de forma intuitiva y fácil con su agradable pantalla táctil. Selección de programas de digestión rápida y fácil, en cuestión de segundos. No es necesario laboriosos entrenamientos para su uso óptimo.

Operación intuitiva


- Introducción de datos cómoda por medio de iconos
- Selección de programas rápida y sencilla

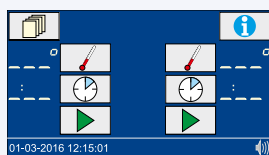


Pantalla de inicio

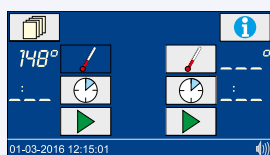

Selección de temperatura

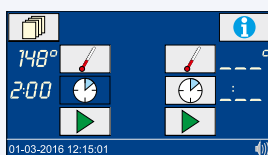


Selección de tiempo

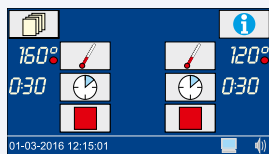


Ahorro de tiempo para el usuario

- Tiempos de precalentamiento extremadamente cortos (de 20 °C a 160 °C e sólo 10 minutos)
- DQO de alta velocidad, nitrógeno total, fósforo total y metales totales en sólo 30 minutos

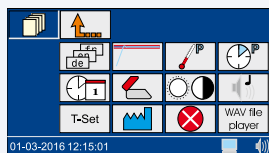

Operación sencilla

- Pantalla táctil de uso intuitivo
- Operación segura sin necesidad de entrenamiento

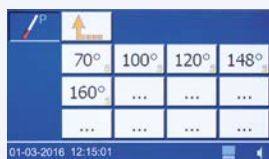

Programas estándares sencillos

- 6 temperaturas pre-programadas
70 °C / 100 °C / 120 °C / 148 °C / 150 °C / 160 °C
- 5 tiempos pre-programados
10 min / 30 min / 60 min / 120 min / op. continua
- 6 temperaturas libremente programables con temperaturas de entre 40 °C – 160 °C (1 °C incremento)
- 7 tiempos de digestión libremente programables entre 0 h : 01 min – 9 h : 59 min (1 min incremento)

NANOCOLOR® bloques

Experiencia y flexibilidad

MACHEREY-NAGEL ofrece el bloque térmico perfecto para laboratorios con propósitos de análisis rutinarios. El NANOCOLOR® VARIO C2 permite la digestión simultánea de 12 muestras. Para un mayor volumen de muestras, el NANOCOLOR® VARIO 4 permite la digestión simultánea de 24 muestras en dos unidades calefactoras independientes. El NANOCOLOR® VARIO C2 M tiene dos perforaciones de 22 mm y ocho de 16 mm, puede ser perfectamente usado para digestiones en tubos pequeños y grandes para el análisis de metales. Con el NANOCOLOR® VARIO HC los usuarios tienen la posibilidad de digerir todos los parámetros importantes en sólo 30 minutos.

El tamaño ideal para cada uso



NANOCOLOR® VARIO 4

- Digestión simultánea de 24 muestras
- Dos unidades calefactoras independientes
- La solución más flexible

REF 919 300



NANOCOLOR® VARIO C2

- Digestión simultánea de 12 muestras
- La elección ideal para un número reducido de muestras

REF 919 350

Para análisis de metales



NANOCOLOR® VARIO C2 M

- Digestión simultánea de 8 muestras en perforaciones de 16 mm y 2 muestras en perforaciones de 22 mm
- La opción ideal para grandes y pequeñas cantidades de muestra para análisis de metales

REF 919 350.1


Para digestiones rápidas




NANOCOLOR® VARIO HC

- Digestión simultánea de 12 muestras
- Rápida refrigeración activa después de digestión
- Unidad calefactora con ventilador

REF 919 330



La velocidad de enfriado puede ser ajustada con el NANOCOLOR® VARIO HC.

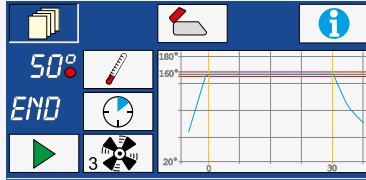

01-03-2016 12:15:00


Adecuado para todos los métodos de digestión NANOCOLOR®

En adición a las temperaturas y tiempos pre-programados, se puede almacenar un amplio rango de métodos de digestión especificados por el usuario.

Aplicación	Temperatura	Tiempo
DQO (DIN ISO 15705)	148 °C	120 min
DQO rápido	160 °C	30 min
TOC	120 °C	120 min
Nitrógeno total	120 °C	30 min
Fósforo total	120 °C	30 min
Ácidos orgánicos	100 °C	10 min
Metales totales	120 °C	30 min
AOX	120 °C	30 min
Hidrocarburos	148 °C	120 min
Programas definidos por el usuario	40 °C–160 °C	0 h : 01 min–9 h : 59 min

Máxima seguridad

Todos los bloques calefactores NANOCOLOR® están equipados con tapas protectoras con dispositivo de retención y cubierta de seguridad para protección al tacto. Las curvas de temperatura muestran la estabilidad térmica del sistema. La protección electrónica al sobrecalentamiento protege al usuario y equipo.

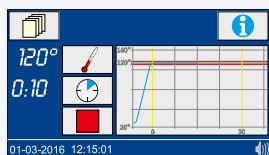

Condiciones de digestión constantes

- Estabilidad a altas temperaturas
- Protección electrónica ante sobrecalentamiento
- Visualización de curvas de temperatura



Máxima seguridad para el usuario

- Cubiertas duras para seguridad al tacto
- Tapas protectoras con sistema de retención
- Señal de alerta en caso de apertura de la tapa protectora

Información para pedidos

Descripción	REF
Bloque calefactor NANOCOLOR® VARIO 4 Presenta 2 bloques con control por separado, 2 x 12 perforaciones para tubos de ensayo de Ø ext. de 16 mm., incl. cable de alimentación, 2 cubiertas protectoras separadas, manual, cable para datos, DVD con software y certificado	919 300
Bloque calefactor NANOCOLOR® VARIO C2 12 perforaciones para tubos de ensayo de Ø ext. de 16 mm, incl. cable de alimentación, cubierta protectora, manual, cable para datos, DVD con software y certificado	919 350
Bloque calefactor NANOCOLOR® VARIO C2 M Versión para análisis de metales, con perforaciones grandes 8 perforaciones para tubos de ensayo de Ø ext. de 16 mm y 2 perforaciones para tubos de reacción de Ø ext. de 22 mm, incl. cable de alimentación, cubierta protectora, manual, cable para datos, DVD con software y certificado	919 350.1
Bloque calefactor NANOCOLOR® VARIO HC – con sistema de refrigeración – 12 perforaciones para tubos de ensayo de Ø ext. de 16 mm y ventilador, incl. cable de alimentación, cubierta protectora, manual, cable para datos, DVD con software y certificado	919 330

Ficha técnica

Tipo	Bloques calefactores para digestiones analítico-químicas
Número de perforaciones	2 x 12 de Ø ext. de 16 mm DI (VARIO 4) 12 de Ø ext. de 16 mm DI (VARIO C2) 8 de Ø ext. de 16 mm DI y 2 de Ø ext. de 22 mm DI (VARIO C2 M) 12 de Ø ext. de 16 mm DI (VARIO HC)
Pantalla	LCD a color y táctil
Modo de Operación	Menú de iconos táctil
Temperaturas	6 temperaturas pre-programadas 70 °C / 100 °C / 120 °C / 148 °C / 150 °C / 160 °C 6 temperaturas programables para configuración individual
Rango de temperaturas	40 °C–160 °C (1 °C incrementos)
Estabilidad de temperaturas	± 1 °C (según normas y métodos DIN, EN-, ISO- y EPA-)
Tiempo de precalentamiento	de 20 °C a 160 °C en 10 minutos
Tiempos de Calentamiento	5 tiempos para calentamiento pre-programados 10 min / 30 min / 60 min / 120 min / cont. 7 espacios para memorizar tiempos definidos por el usuario
Rango de tiempos	0 h:01 min–9 h:59 min (incrementos 0 h:01 min)
Seguridad	Cubiertas de seguridad reemplazables para protección al tacto con sistema de retención y protección ante sobrecalentamiento en las tapas
Interfaz	Bidireccional serial RS232, USB A (función) y USB (Huésped)
Control de calidad	Con NANOCOLOR® T-Set (REF 919 917) y NANOCOLOR® USB T-Set (REF 919 921) Control y monitorización del instrumento con creación de certificados y calibración totalmente automática opcional.
Idiomas	DE / EN / FR / ES / HU / PL / CZ / TR / DK / PT
Actualización	Vía internet / PC y memoria USB
Rango de operación	10 °C–40 °C; humedad relativa máxima 80 % (sin-condensación)
Fuente de Alimentación	10 V–230 V ~, 50/60 Hz
Consumo eléctrico	300 / 550 W (VARIO 4) 150 / 300 W (VARIO C2 / VARIO C2 M) 150 / 550 W (VARIO HC)
Dimensiones	290 x 287 x 146 mm (VARIO 4 / VARIO HC) 169 x 282 x 146 mm (VARIO C2 / VARIO C2 M)
Peso	Aprox. 3,2 kg (VARIO 4 / VARIO HC) Aprox. 2,0 kg (VARIO C2 / VARIO)
Garantía	2 años
Certificación	CE certificado



Control de calidad interno en concordancia con ISO 9001


Los NANOCOLOR® T-Sets son sensores térmicos electrónicos para el control de temperatura y calibración automática para todos los bloques térmicos. Para satisfacer los requerimientos de control de calidad internos en concordancia con la norma ISO 9001, los bloques térmicos pueden ser verificados fácilmente con el NANOCOLOR® T-Set y NANOCOLOR® USB T-Set.

Cumpliendo con los requisitos de supervisores y autoridades

- Curvas de temperatura para comprobar la estabilidad térmica
- Control de temperatura electrónica y calibración totalmente automática con el NANOCOLOR® T-Set y NANOCOLOR® USB T-Set
- Cómoda transferencia de datos vía USB o puerto RS232
- Generación de certificados de calidad según la GLP con el software NANOCOLOR® T-Set

Control de temperatura automático y calibración de los bloques térmicos

- Conecte el conector RS232 del T-Set o el conector USB del USB T-Set al bloque térmico
- Coloque el sensor de temperatura en la pequeña perforación localizada en la cubierta de seguridad al tacto

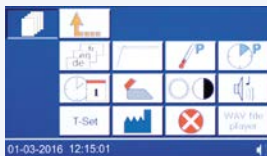

Seleccione "T-Set" en el menú




Seleccione un programa



Comience el programa

Termómetro universal para medidas de temperatura externas

- Conecte el T-Set en el puerto RS232 o USB T-Set en el puerto USB a los puertos respectivos del bloque calefactor
- Sumerja la sonda en la muestra de disolución
- La temperatura es mostrada en la pantalla del bloque calefactor

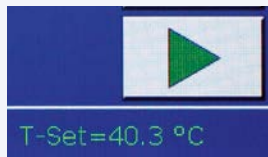

Los NANOCOLOR® T-Sets pueden también ser usados como medidores de temperatura externos, por ejemplo para determinación de temperaturas de muestra.




El monitor de temperatura del NANOCOLOR® USB T-Set puede rotar fácilmente tocando levemente el panel lateral de la pantalla. Esto asegura una lectura óptima para la temperatura en todo momento.

Información para pedidos

Descripción	REF
NANOCOLOR® T-Set Para control electrónico de temperaturas y calibración de los bloques calefactores NANOCOLOR® VARIO 4 / VARIO C2 / VARIO C2 M / VARIO HC / VARIO 3 / VARIO compact	919 917
NANOCOLOR® USB T-Set Para el control electrónico de temperaturas y calibración de los bloques calefactores NANOCOLOR® VARIO 4 / VARIO C2 / VARIO C2 M / VARIO HC / VARIO Mini	919 921

Ficha técnica

	T-Set	USB T-Set
Tipo	Sonda electrónica térmica para control, calibración y generación de certificado para inspección y monitorización del equipo	
Detector	PT 1000 (95 mm longitud x 4 mm Ø)	
Pantalla	–	LED-display
Operación	Operación vía pantalla táctil del bloque calefactor y software T-Set	
Rango de temperatura	0 °C–200 °C	
Precisión	± 1 °C	
Exactitud	± 0,2 °C	
Estabilidad a largo plazo	± 0,1 °C	
Interfaz	RS232	USB A
Rango de operación	10 °C–40 °C; max. 80 % humedad relativa (sin condensación)	
Fuente de alimentación	via RS232	via USB A
Consumo eléctrico	max. 20 mW	
Dimensiones	75 cm (longitud)	73 cm (longitud)
Peso	approx. 60 g	
Garantía	2 años	
CE	CE certificado	
Certificado	Calibrado con el termómetro T-Set	

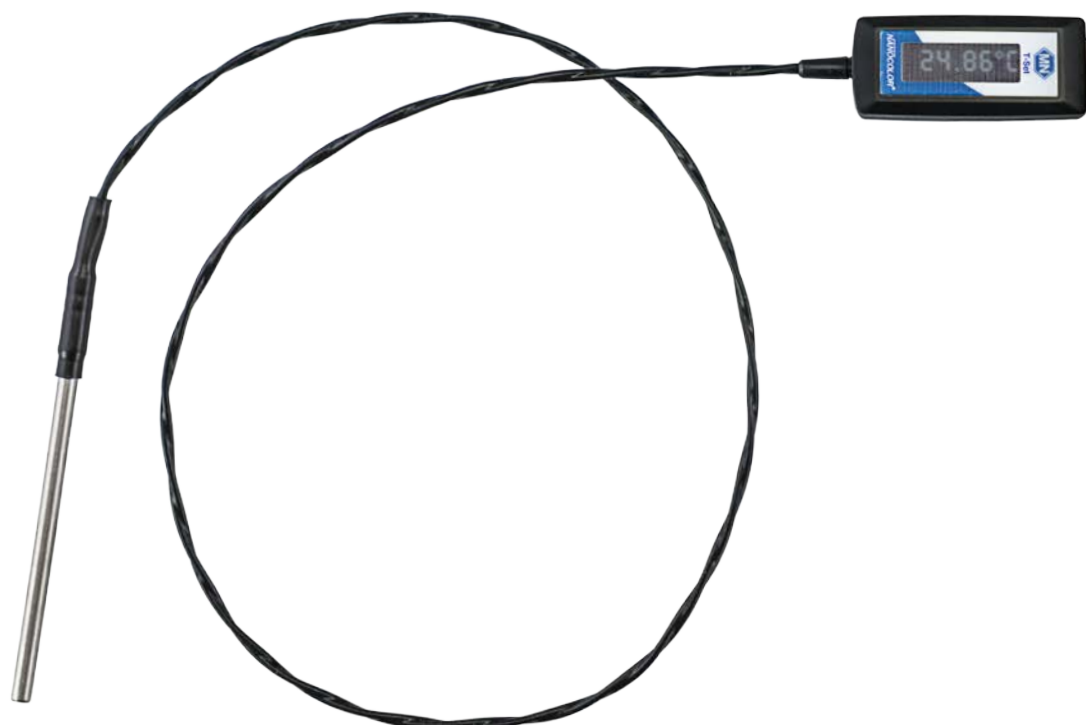

Accesorios bloques calefactores

Análisis completo de un sólo origen

Los bloques calefactores MACHEREY-NAGEL son un componente importante del sistema de análisis NANOCOLOR®. Mediante la perfecta interacción de tests en tubos, bloques calefactores y fotómetros, el usuario está totalmente equipado para el análisis de laboratorio diario. Además de la digestión de los parámetros clásicos como DQO o fosfato, algunos usuarios necesitan soluciones especiales, por ejemplo la digestión de metales con el NANOCOLOR® NanOx Metal. MACHEREY-NAGEL ofrece también los accesorios necesarios en un paquete completo. Esto asegura la compatibilidad y fiabilidad de todo el equipo de análisis.

Accesorios

Descripción	REF	Contenido
Accesorios para el control de temperatura de los bloques calefactores		
T-Set adaptador 16 mm	919 924	paquete de 1
T-Set adaptador 13 mm	919 925	paquete de 1
Adaptador-USB para NANOCOLOR® VARIO 4 / VARIO C2 / VARIO C2 M / VARIO HC / VARIO 3 / VARIO compact y NANOCOLOR® T-Set	919 926	paquete de 1
Accesorios para digestiones en bloques calefactores		
Cubierta protectora para NANOCOLOR® VARIO 4 / VARIO C2 / VARIO C2 M / VARIO HC, transparente	919 310	paquete de 1
Cubierta protectora con agujeros para test TOC para NANOCOLOR® VARIO 4 / VARIO C2 / VARIO C2 M / VARIO HC, transparente	919 309	paquete de 1
Tapa de seguridad para NANOCOLOR® VARIO 4 / VARIO C2 / VARIO HC / VARIO 3 / VARIO compact	916 598	paquete de 1
Adaptador 16 → 13 mm para NANOCOLOR® bloques calefactores	916 910	paquete de 2
Adaptador 22 → 16 mm for NANOCOLOR® bloques calefactores	919 916	paquete de 2
Instrumento para descomposición formado por tubo de descomposición, adaptador reductor y tubo de adsorción	916 29	paquete de 1
Tubo para descomposición de muestra 22 mm Ø, con tapón de cristal	916 66	paquete de 2
Condensador 200 mm, tipo KS con 3 m tubo de PE, inferior NS 19/26, superior NS 29/32	916 67	paquete de 2
Cabeza de adsorción / condensador NS 19/32	916 68	paquete de 1
Tubos de ensayo de Ø ext.de 16 mm OD	916 80	paquete de 20
Tubos de ensayo de Ø ext.de 22 mm OD	916 22	paquete de 2
Accesorios para transferencia de datos		
Cable-USB AB para NANOCOLOR® VARIO 4 / VARIO C2 / VARIO C2 M / VARIO HC	919 68	paquete de 1



www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

DE / International:

Tel.: +49 24 21 969-0

Fax: +49 24 21 969-199

E-mail: info@mn-net.com

CH:

Tel.: +41 62 388 55 00

Fax: +41 62 388 55 05

E-mail: sales-ch@mn-net.com

FR:

Tel.: +33 388 68 22 68

Fax: +33 388 51 76 88

E-mail: sales-fr@mn-net.com

