

Instrucciones de empleo para los papeles indicadores tanto del tipo **UNIVERSAL** como especiales

Girar la tapa superior de la caja en sentido contrario a las manecillas de reloj. Sacar la longitud deseada de la tira, girar a la inversa la tapa y arrancar.

La tira se sumerge en la solución problema y una vez húmeda se compara con la escala de colores. Soluciones problema en suspensión, coloreadas y de alta viscosidad se colocan (una gota) sobre la tira y se compara la coloración del dorso con la escala.

Para eliminar al máximo el error de indicador en soluciones no tamponadas o débilmente tamponadas, se recomienda fijar la tira del papel indicador en la pared interior de un tubo de ensayo que se llena hasta el borde con solución problema. Tras un minuto aprox. de inmersión y dejando la tira en el interior del tubo se compara a su través con la escala de colores.

Cambios de coloración en las tiras secas son debidas a su gran sensibilidad y no tienen influencia alguna en las determinaciones.

El surtido en papeles indicadores y reactivos se completa continuamente mediante nuevos desarrollos. Si lo solicitan, les enviamos gustosamente prospectos.

Rogamos nos comuniquen sus deseos.