

Instrucciones de empleo para es los papeles indicadores Duotest

Girar la tapa de la cajita en sentido contrario a las agujas del reloj, sacar el largo deseado de la cinta, girar de vuelta, arrancar.

Sumergir la cinta en el líquido de ensayo.

Comparar la cinta con la combinación correspondiente de colores de la escala y leer el valor pH. Los valores intermedios pueden estimarse con seguridad.

La cinta blanca del medio está hidrofobilizada por un impregnado especial. De tal manera se eliminan resultados equivocados de medición, ya que no pueden mezclarse los colores de indicación, especialmente en un ambiente alcálico.

Suspensiones y soluciones viscosas se gotean y se juzga la parte trasera de la cinta.

Para eliminar las equivocaciones de indicación de soluciones leves o no reguladas, se recomienda pegar la cinta del papel indicador a la pared interna del tubo de reacción, llenando el tubo de reacción hasta el borde con el líquido de ensayo. Mientras que la cinta del papel indicador queda en el tubo de reacción, se compara – después de un minuto aproximadamente – la cinta sumergida a través del tubo, con la escala de colores.

El surtido de papeles indicadores y de test de MACHEREY-NAGEL se completa continuamente en consecuencia de nuevos desarrollos. Sirvanse solicitar folletos, indicándonos sus deseos especiales.