

PEROXTESMO MI

es

Papel reactivo para la prueba de lactoperoxidasa en la leche

La leche cruda contiene la encima lactoperoxidasa. En el tratamiento térmico esta encima se inactiva mediante altas temperaturas. La leche pasteurizada, sin embargo, la conserva. Así, la leche calentada a altas temperaturas experimenta una reacción negativa a la lactoperoxidasa, mientras que la leche pasteurizada lo hace positivamente.

Envase:

Lata de 100 pastillas de 15 x 15 mm.

Reacción cromática:

Peroxtesmo MI reacciona con la lactoperoxidasa de la leche formándose manchas azules sobre fondo blanco.

Limite de sensibilidad:

3 % leche cruda en leche calentada a altas temperaturas

Modo de empleo:

Extraer el papel reactivo de la lata y volver a cerrarla inmediatamente. Verter una gota de la leche sobre el papel. La coloración azul en dos minutos indica la presencia de lactoperoxidasa.





Observación:







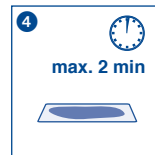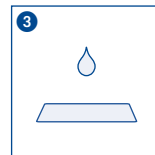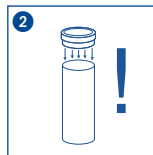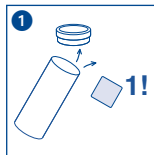


No debe tenerse en cuenta para el examen la coloración producida después del tiempo de la reacción.

En presencia de azidiol, el color de la reacción palidece.

Condiciones de almacenamiento:

Debe protegerse el papel reactivo contra la luz solar y la humedad. Almacenar la lata en lugar fresco y seco (a temperatura máxima de +20 °C).



 REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	 LOT	Chargement / Batch identification / Número de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantener asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvese las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istru- zioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		