

El test de cloro consiste en un papel reactivo para la determinación semicuantitativa de cloro en un rango de concentración de 10–200 mg/L.

Reacción cromática:

El papel reactivo blanco se colorea cuando es expuesto a cloro violeta azulado.

Instrucciones de uso:

Sumerja **brevemente** la tira del test en la solución de prueba y sacuda el líquido sobrante. Compare **inmediatamente** el color de reacción con la escala cromática.

Observación:

Si desaparece el color de reacción después de sumergir la tira, esto indicará la existencia de concentraciones de cloro superiores a 200 mg/L. En este caso ha de rechazarse el resultado.

Condiciones de almacenamiento:

Proteja el papel reactivo de la luz solar y la humedad. Guarde el envase en condiciones frescos y secas (temperaturas de almacenamiento no superiores a +30 °C).