

Analyses de l'eau

MACHEREY-NAGEL
VISOCOLOR[®]
Powder Pillows

Echantillon
offert !



Chlore libre et total


- Compatible avec les photomètres MN et HACH *
- Simple d'utilisation
- Qualité unique

MACHEREY-NAGEL




www.mn-net.com








Instructions

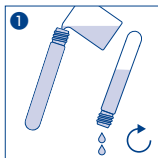

Blanc:

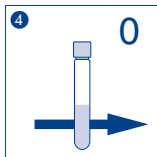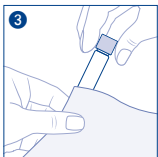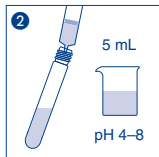

Echantillon :

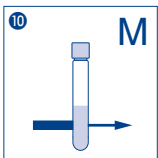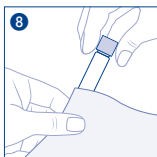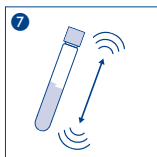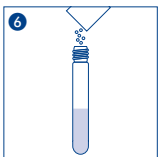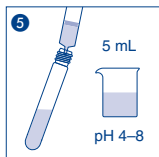

- 1 Rincer la cuve ronde (16 mm OD) plusieurs fois avec l'échantillon
(La valeur de pH doit être comprise entre 4 et 8)

Blanc :

- 2 Remplir une cuve ronde avec 5mL d'échantillon
- 3 Nettoyer la cuve ronde
- 4 Placer la cuve ronde dans le lecteur et procéder à la mesure du point zéro

Echantillon :

- 5 Remplir une autre cuve ronde avec 5 mL d'échantillon
- 6 Ajouter le contenu du sachet
- 7 Fermer la cuve ronde et bien mélanger
- 8 Nettoyer la cuve ronde
- 9 Attendre 1 minute
- 10 Mesurer

Toutes les informations en un coup d'oeil



REF 936220

Test 7-20

visicolor® Powder Pillows

◇ free Chlorine
freies Chlor
Chlore libre
Cloro libre



0.03–6.00 mg/L Cl₂ 100 Tests

15 °C — 25 °C LOT EXP

www.mn-net.com/REF936220



Instructions détaillées en ligne
dans 6 langues :

www.mn-net.com/REF936220

Votre
échantillon
offert !

Prêt à l'emploi

Les VISOCOLOR® Powder Pillows sont prêts à l'emploi sur les photomètres MN et HACH*

- Chlore libre : 10069, 10245, 8021
- Chlore total : 10070, 10250, 8167



Test	100 tests	1000 tests
Chlore libre	936220	936220.1
Chlore total	936221	936221.1



Scanner le QR code
ci-contre pour bénéficier
de notre offre spéciale

www.mn-net.com/PowderPillowPromo



MACHEREY-NAGEL SARL à associé unique

1, Rue Gutenberg – BP 135

67722 Hoerdt · Cedex

Tél. : 03 88 68 22 68

E-mail : sales-fr@mn-net.com

www.mn-net.com

* HACH est une marque déposée de la société HACH company, Loveland, Colorado.

Les produits VISOCOLOR® ne sont ni validés, ni sponsorisés ou affiliés à la société HACH.

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Since 1911