

# Istruzione per l'uso delle carte indicative Universale e speciali

Girare la parte superiore della scatoletta verso sinistra, estrarre la striscia fino alla lunghezza desiderata, girare nuovamente la parte superiore verso destra (importante) e strappare. La striscia viene immersa nel liquido da esaminare e poi la si confronta con la scala dei colori.

Le sospensioni, i liquidi colorati e quelli altamente viscosi si lasciano cadere in gocce sulla striscia il cui retro viene poi confrontato con la scala dei colori.

Per evitare possibili errori di indicazione per soluzioni poco o punto tamponate si deve attaccare la striscia indicativa nell'interno della provetta e riempire quest'ultima fino al bordo con liquido da esaminare. Mentre la striscia indicativa resta nella provetta la si confronta dopo circa un minuto attraverso il vetro con la scala dei colori.

Eventuali cambiamenti di colore delle carte indicative asciutte sono da attribuirsi alla forte sensibilità delle stesse e non hanno nessuna influenza sulle determinazioni.

L'assortimento delle carte indicative e reagenti viene continuamente completato con nuove gamme. A richiesta Vi invieremo prospetti. Fateci conoscere i Vostri problemi e desideri.