

Istruzione per l'uso delle carte indicative Duotest

Rotare la parte superiore mobile del contenitore del senso antiorario, estrarre la striscia per la lunghezza voluta, riportare indietro, strappare.

Immergere la striscia nel liquido, da esaminare.

Confrontare la striscia col corrispondente colore della scala e determinare il pH. Valori intermedi possono essere apprezzati con sicurezza.

La striscia bianca mediana è resa idrorepellente con un trattamento speciale. Con ciò si evita che la lettura risulti imprecisa per il confondersi, soprattutto in ambiente alcalino, delle sostanze coloranti dell'indicatore.

Le sospensioni e le soluzioni vischiose vengono fatte gocciolare sulla cartina ed il loro pH viene valutato sul rovescio della striscia stessa.

Allo scopo di limitare la possibilità d'errore con soluzioni debolmente oppure niente affatto tamponate, si consiglia di fare aderire la carta indicatrice alla parete interna di una provette, reimpita poi del liquido in esame fino al margine superiore della striscia. Dopo circa un minuto la cartina immersa, sempre aderente alla parete, viene confrontata, attraverso il vetro, con la scala colorimetrica.

L'assortimento di cartine indicatrici e test di MACHEREY-NAGEL viene a completare la gamme dei nostri nuovi prodotti. Richiedeteci pure prospetti ed esponeteci le Vostre particolari esigenze.