

# PEROXTESMO KM

## Cartina rivelatrice per la determinazione della perossidasi su tracce di sangue

**PEROXTESMO KM** (per la determinazione di tracce di sangue nelle analisi di medicina legale e criminale):

25 cartina rivelatrice 15 x 30 mm, incollate singolarmente su foglio di plastica e confezionate in tubetti di alluminio - dopo l'uso le cartine indicatrici possono essere riappiccicate sullo stesso foglio di plastica e archiviate come materiale di prova.

### Viraggio:

PEROXTESMO KM reagisce con perossidasi e tracce di sangue formando macchie blu su sfondo bianco.

### Metodo di applicazione:

Separare o raschiare dal materiale sospetto un campione di alcuni mm<sup>2</sup>, e rammollirlo in una soluzione fisiologica bollita. Estrarre dal contenitore di alluminio solo le cartine necessarie e richiuderlo subito ermeticamente. Separare senza toccare con le dita la cartina indicatrice dal foglio di plastica - depositare per ca. 1 minuto il campione inumidito sulla cartina indicatrice - dopo pochi secondi in caso di presenza di tracce di sangue la carta indicatrice assume una chiara colorazione blu.






Per la determinazione di tracce di sangue in soluzioni molto diluite, per esempio su macchie di sangue già prelevate, si raccomanda un'aggiunta nella soluzione di rimanenze di sangue. Seguire questo procedimento: Immergere una striscia di carta da filtro di 15 mm ca. Di larghezza nella soluzione da testare (acqua con residui di sangue), in modo che il perossido contenuto nel sangue venga assorbito dalla striscia di carta filtrante. Tagliare un pezzettino di striscia di carta filtrante appena al di sopra della zona immersa, e pressarlo sulla cartina asciutta di PEROXTESMO KM.

### Indicazioni:

PEROXTESMO KM è specifico per la perossidasi, ma non per il sangue - per questa determinazione il PEROXTESMO KM ha solo un valore indicativo.

### Magazzinaggio:

Proteggere la cartina indicatrici dall'umidità e dalla luce - preservare il contenitore d'alluminio in ambiente fresco e secco (la temperatura di magazzinaggio non deve mai superare i 30 °C).

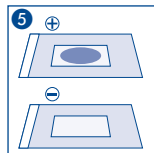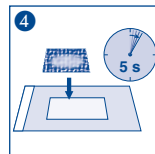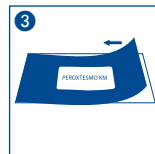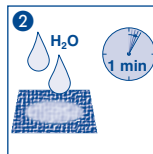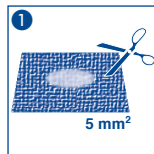

<b>REF</b>	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	<b>LOT</b>	Chargencode / Batch identification / Número de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzung / Limite de tem- peratura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantenerseco / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istru- zioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		