

# PEROXTESMO MI

## Carta di prova per il riscontro della lattoperossidasi nel latte

Nel latte grezzo è presente l'enzima lattoperossidasi. Esso viene inattivato durante il processo del trattamento termico di riscaldamento elevato. Nel latte pastorizzato tuttavia l'enzima è ancora presente. Conseguentemente il latte portato ad alta temperatura reagisce negativo alla lattoperossidasi, mentre il latte pastorizzato reagisce positivo alla lattoperossidasi.

### Forma di fornitura:

Barattolo contenente 100 foglietti di prova 15 x 15 mm.

### Reazione cromatica:

Peroxtesmo MI reagisce con la lattoperossidasi del latte producendo macchie blu su fondo bianco.

### Limite di sensibilità:

3 % latte grezzo in latte portato ad alta temperatura

### Istruzioni per l'uso:

Togliere la carta di prova dal barattolo e richiuderlo subito. Applicare una goccia del latte da esaminare sulla carta. Ogni colorazione blu che appare nell'arco di 2 minuti evidenzia la presenza della lattoperossidasi.


### Annotazioni:

Una colorazione successiva al tempo di reazione non interessa per il giudizio in questione.

In presenza di azidioli il colore della reazione si attenua.

### Condizioni a magazzino:

Non esporre la carta di prova né alla luce solare né all'umidità. Conservare il barattolo in luogo fresco e asciutto (temperatura nel magazzino max. +20 °C).

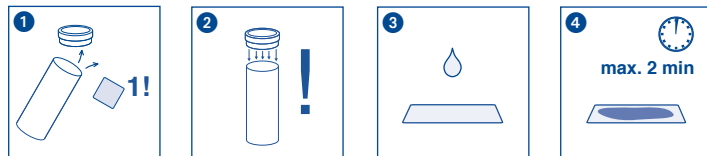

<b>REF</b>	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	<b>LOT</b>	Chargencode / Batch identification / Número de lot / Código de lote / Productienummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperaturlimitierung / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantener seco / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istru- zioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		