

UNISOL 113

it

Test per la determinazione del pH nel range pH 1–13

Contenuto:

sufficiente per min. 500 analisi

1 tabella dei colori per pH 1–13

100 mL di soluzione di indicatore UNISOL 113

1 cella di campioni MN 13/72

Avvertenze di pericolo:

La soluzione di indicatore contiene di etanolo 75 %.

Facilmente infiammabile. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da viamme e scintille – No fumare. Per ulteriori informazioni potete richiedere una scheda informativa in materia di sicurezza.

Procedimento:

1. Sciacquare più volte la cella di campioni con il campione e riempirla sino alla tacca superiore (**10 mL**).
2. Aggiungere **2 gocce** di indicatore UNISOL 113 ed agitare (o 1 goccia per 5 mL).
3. Tenendo la cella di campioni in controluce all'altezza degli occhi, confrontare il colore della soluzione con il corrispondente colore de tabella; leggere subito il pH. Si possono valutare i valori intermedi.

Dopo l'uso, sciacquare abbondantemente con acqua.

Il metodo è adatto anche per l'analisi di acqua di mare.

Smaltimento:

Il contenuto del cella di campioni può venire sciacquato con molta acqua nella canalizzazione di scario.