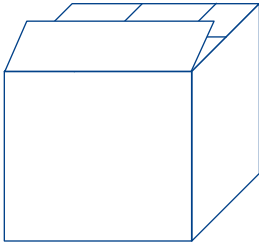
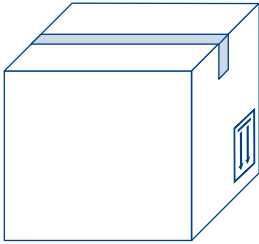
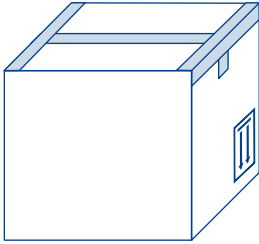



Entsorgung


Hinweise zum Einsatz der Entsorgungskartons


- 

Nach Erhalt der Entsorgungskartons diese auseinanderziehen und in eine versandfähige Form bringen. Die längeren Deckel- und Bodenseiten bilden den oberen Abschluss und werden zuletzt umgeschlagen.
- 

Mit glasfaserverstärktem Klebeband (75 mm) zunächst den Boden verschließen.
Das Klebeband kann unter der REF 916 20 bei MACHEREY-NAGEL bestellt werden. Auf der Rolle befinden sich 50 m Klebeband.
- 

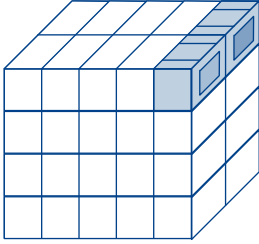Achten Sie bitte darauf, dass die aufgedruckten Pfeile zunächst beim Verschließen des Bodens nach unten zeigen müssen. Nur so ist gewährleistet, dass beim Transport alle Küvetten aufrecht stehen. Zur höheren Sicherheit ist die dargestellte Doppel - T - Verklebung vorgeschrieben (s. Abb. 3). Drehen Sie bitte den Karton vor dem nächsten Arbeitsschritt um.
- 

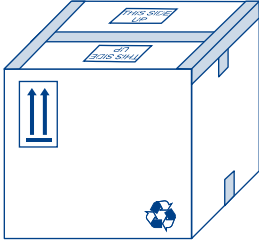Die PS-Schaum-Boxen von MACHEREY-NAGEL (unverklebt) entsprechend der Skizze in den Entsorgungskarton stapeln. Bitte die Kartons vollständig mit Reagenzienpackungen ausfüllen.
- 

Nach vollständigem Füllen des Kartons jetzt den Karton mit glasfaserverstärktem Klebeband verschließen. Auch hier bitte die dargestellte Doppel - T - Verklebung anwenden.
Der Hinweis „THIS SIDE UP“ kennzeichnet den oberen Deckel.
- 

Alte Aufkleber entfernen, unleserlich machen oder überkleben. Der Entsorgungskarton (Pappkiste nach ADR) wird abschließend mit der Kennzeichnung „Begrenzte Mengen“ und einem MN-Adress-Aufkleber versehen.