

REF 918973

09.18

hu

NANOCOLOR® Szulfaminsav

Módszer:

Kiegészítő reagens a nitrit elimináláshoz

Tartalom:

25 gr szulfaminsav

1 db 70 mm -es mérőkanál

Veszélyesség:

Ez a reagens nem tartalmaz jelölésköteles anyagot ill. anyagmenyiséget.

Végrehajtás:

**NANOCOLOR® Teszt 0-64 / 0-65 / 0-66 / 1-65 és
QUANTOFIX® Nitrát / Nitrit:**

10 mL vízmintához

1 mérőkanál szulfanilsavat kell adni és feloldani.

5 perc múlva végre lehet hajtani a nitrát meghatározást.

NANOCOLOR® Teszt 1-63 és VISOCOLOR® Nitrát:

1 mérőkanál szulfanilsavat kell feloldani

10 mL desztillált vízben.

50 mL mintához

0.5 mL ilyen módon készített oldatot kell önteni, **20 percig** melegíteni ill. forralni és végül lehűlni hagyni.

Végrehajtani a nitrát meghatározást.

Mérés:

lásd a megfelelő tesztkészlet használati utasítását

Ártalmatlanítás:

A reagens sok vízzel öblítve a csatornába kiönthető.