

REF 918 973

04.12

hu

**NANOCOLOR® Szulfaminsav**

**Módszer:**

Kiegészítő reagens a nitrit elimináláshoz

**Tartalom:**

25 gr szulfaminsav

1 db 70 mm -es mérőkanál

**Veszélyesség:**

Ez a reagens nem tartalmaz jelölésköteles anyagot ill. anyagmenyiséget.

**Végrehajtás:**

**NANOCOLOR® Teszt 0-64/0-65/0-66/1-65 és QUANTOFIX® Nitrát/Nitrit:**

10 mL vízmintához

1 mérőkanál szulfanilsavat kell adni és feloldani.

5 perc múlva végre lehet hajtani a nitrát meghatározást.

**NANOCOLOR® Teszt 1-63 és VISOCOLOR® Nitrát:**

1 mérőkanál szulfanilsavat kell feloldani

10 mL desztillált vízben.

50 mL mintához

0.5 mL ilyen módon készített oldatot kell önteni, 20 percig melegíteni ill. forralni és végül lehűlni hagyni.

Végrehajtani a nitrát meghatározást.

**Mérés:**

lásd a megfelelő tesztkészlet használati utasítását

**Ártalmatlanítás:**

A reagens sok vízzel öblítve a csatornába kiönthető.

**MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG**

Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Németország

Tel.: +49 24 21 969-0 · Fax: +49 24 21 969-199 · info@mn-net.com · [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

PD 16045 / A011733 / 918 973 / 0420.3