


Afvalverwerking


Aanwijzingen voor het gebruik van afvalverwerkingsdozen

1

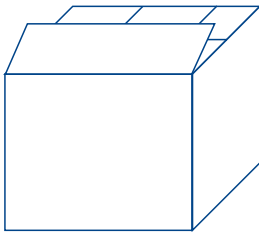

Trek na ontvangst van de verwerkingsdozen de dozen uit elkaar en breng ze in de juiste vorm voor de verzending. De lange klep- en bodemzijden vormen de bovenste afdekking en worden het laatste omgeslagen.


2

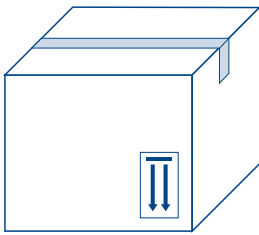

Plak de bodem met glasvezelversterkt plakband (75 mm) dicht. Ter beveiliging is het dwingend **noodzakelijk** om de doos met de aangegeven dubbele T dicht te plakken.


U kunt het plakband bij MACHEREY-NAGEL bestellen onder het nummer REF 916 20. Op de rol bevinden zich 50 m plakband.

3

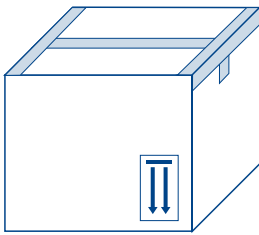


Let erop, dat de opgedrukte pijlen bij het dichtplakken van de bodem naar onderen wijzen. Alleen zo kan worden gegarandeerd, dat tijdens het transport alle cuvettes rechtop staan.

4

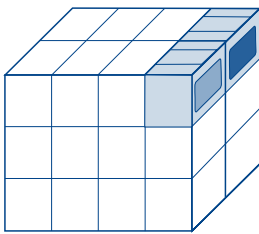

Stapel de polyethyleenschuim boxen van MACHEREY-NAGEL (niet dicht geplakt) volgens de tekening in de verwerkingsdoos op elkaar. Vul de dozen volledig met de verpakkingen met reagentia.


5

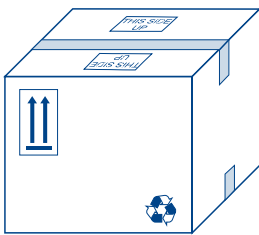

Nadat u de doos volledig heeft gevuld, sluit u nu de kartonnen doos met glasvezelversterkt plakband. Plak deze doos ook met de aangegeven dubbele T dicht.

De aanwijzing „THIS SIDE UP“ kenmerkt de bovenste klep.

6

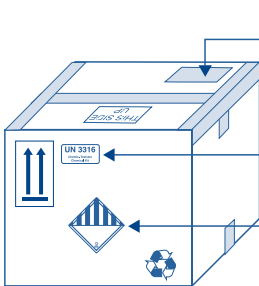

Gevaarsetiket



De verwerkingsdoos wordt tot slot voorzien van de sticker „bepaalde hoeveelheden“, het gevaarsetiket klasse 9 en een adresetiket.