


Vrijwillige terugname

Geachte klant,

Door gebruik te maken van MACHEREY-NAGEL producten kunt u tevens gebruik maken van onze vrijwillige terugname service door Van Gansewinkel. Om te voldoen aan alle wettelijke eisen zal Van Gansewinkel u een zogenaamd Omschrijvingformulier Gevaarlijk afval toesturen (OG). Dit dient u te ondertekenen en retour te sturen. Op dit formulier treft u een acceptatienummer aan voor de afgifte van uw MACHEREY-NAGEL afval, en acceptatie hiervan door van Gansewinkel. Met dit acceptatienummer kunt u in de toekomst elke afhaalopdracht bij Van Gansewinkel afroepen.

U ontvangt van MACHEREY-NAGEL:

- ✓ een verpakkingsvoorschrift
- ✓ een speciale doos die voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is gekeurd en toegelaten
- ✓ een faxformulier voor gegevens van het afhaaladres
- ✓ een adresetiket voor retour klant - afvalverwerkingsbedrijf
- ✓ een sticker „Bepaalde hoeveelheden - LQ“ 

Wat mag met de kartonnen dozen worden verwerkt?

- ✓ De dozen voor gevaarlijke stoffen zijn uitsluitend toegelaten voor de verwerking van MACHEREY-NAGEL testsets met ronde meetcuvettes.

Hoe worden deze verwerkt?

1. Plak de bodem van de speciale dozen dicht met glasvezelversterkt plakband met een min. breedte van 75 mm (zie verpakkingsvoorschrift), voor zover deze dozen niet als leveringsdoos zijn gebruikt.
2. Stapel de boxen met ronde NANOCOLOR® cuvettes in de doos op elkaar. Plak de polyethyleenschuim boxen niet dicht. Neem in acht, dat de standaard dozen voor max. 40 boxen geschikt zijn en alleen in deze vorm voor het vervoer van gevaarlijke goederen zijn toegelaten. Bij andere verpakkingsgrootten dient u altijd de doos te gebruiken die volledig gevuld is. Wij raden u aan om standaard dozen te gebruiken waar 20 tot 40 boxen in passen. Bij uitzondering zijn er ook kleinere dozen voor de verwerking beschikbaar. Er mogen uitsluitend dozen worden gebruikt die voor het vervoer van gevaarlijke goederen met UN-nummer zijn toegelaten.
3. Sluit de dozen met plakband. Op elke doos moet het gevaarsetiket voor „LQ“ worden aangebracht.
4. Noteer in veld op de afhaalorder het aantal dozen met testsets/2 bijv. „40“ is gewicht „20“ kg en het aantal kartonnen dozen bijv. „3“.

Let erop dat u het acceptatienummer dat u bij voor de eerste inzameling van Van Gansewinkel krijgt goed ingevuld op de afhaalorder staat.

De afhaalorder dient als informatie over de afhaling door Van Gansewinkel per fax of email. Vul de noodzakelijke gegevens goed leesbaar en zoveel mogelijk in blokletters in.

5. De dozen voor retour naar het afvalverwerkingscentrum worden met de bijliggende adresetiketten gekenmerkt. Hier moet ook het volledige afzenderadres worden ingevuld. Plak dit adresetiket op het oude etiket of plak deze bij nieuwe kartonnen dozen op de bovenkant van de doos.

Let op: Op elke kartonnen doos moet een adresetiket zijn aangebracht!

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Deutschland

DE / International:

Tel.: +49 24 21 969-0
 Fax: +49 24 21 969-199
 E-Mail: info@mn-net.com

CH:

Tel.: +41 62 388 55 00
 Fax: +41 62 388 55 05
 E-Mail: sales-ch@mn-net.com

FR:

Tel.: +33 388 68 22 68
 Fax: +33 388 51 76 88
 E-Mail: sales-fr@mn-net.com



A041260 / nl2 / 1271

